

文件即 PCR 扩增程序，文件由**温度步骤**和**循环步骤**组成，每个文件最多可包含 30 个步骤。**温度步骤**内包含**设置温度、时间、梯度范围、变温速率、温度增量**及**时间延伸**。循环步骤中可设最大循环数为 99 次。

在主菜单界面下，选择按“文件”按钮，进入文件库界面（图一）。



图一：焦点在公共根目录上



图二：焦点在系统文件上

1. 温度、时间、循环编辑

在图一界面下按“新建文件”按钮进入新建文件界面（图三），或在图二界面下按“编辑”按钮编辑现有的文件进入编辑文件界面（图四）。



图三：创建一个新的文件



图四：编辑一个现有文件

在新建文件或编辑文件界面下按“+温度步”按钮，增加温度步骤。按“+循环步”按钮，增加循环步骤。

注：此程序编辑采用 GOTO 结构，总循环次数 = GOTO 步骤的重复次数+1；


例如，图四中步骤 2-3-4 的总循环次数为 29+1=30 次。

2. 选项内容编辑

在编辑文件界面（图四）下，选中需要编辑梯度、变温速率（每个步骤可以独立设置，如果前一步骤温度高于当前步骤温度，为降温速率，反之则为升温速率）、温度增量（可做 Touchdown 实验）或时间延伸（可做 Long PCR 实验）的温度步骤，按“选项”按钮，跳出项编辑界面（图五）：



图五：项编辑

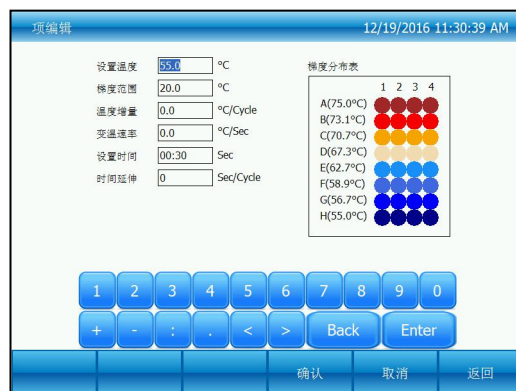

图六：项编辑-设置梯度范围

3. 梯度范围

在梯度范围中设置范围，如图六所示，可以从右方梯度分布表查看温度梯度分布状况(梯度分布表中图像与模块相对应)，梯度范围输入完成后，按“确认”保存更改，并回到文件编辑界面，如下图七。



图七：编辑文件带梯度项



图八：文件保存

4. 文件保存

在编辑文件界面下，所有内容输入完毕后，按“完成”按钮，进入文件保存界面，如图八。在文件保存界面下，先按“选择路径”按钮，选择保存路径，再按“命名文件”按钮，命名文件，文件名输入完成后“保存”按钮保存新建的文件，并退回到文件库界面。编辑的文件在文件保存界面下若没有重命名文件，则覆盖原文件，若重命名文件，则新产生一个文件，原来的文件保留不变。