


## iCellBox 简介

- ◆ BIO-GENER 的 iCellBox 不需要任何液体及添加剂的辅助，只需要结合一个 -80°C 的冰箱，将提供出 -1°C 每分的降温速率，是一个非常理想的细胞保存组合。iCellBox 采用径向对称设计配合复合航空泡沫及贵重合金，具有零添加零排放的特点，并且不需要更换任何部件就能永久性使用，并且一直保持着原有性能。真正响应到绿色环保的号召。

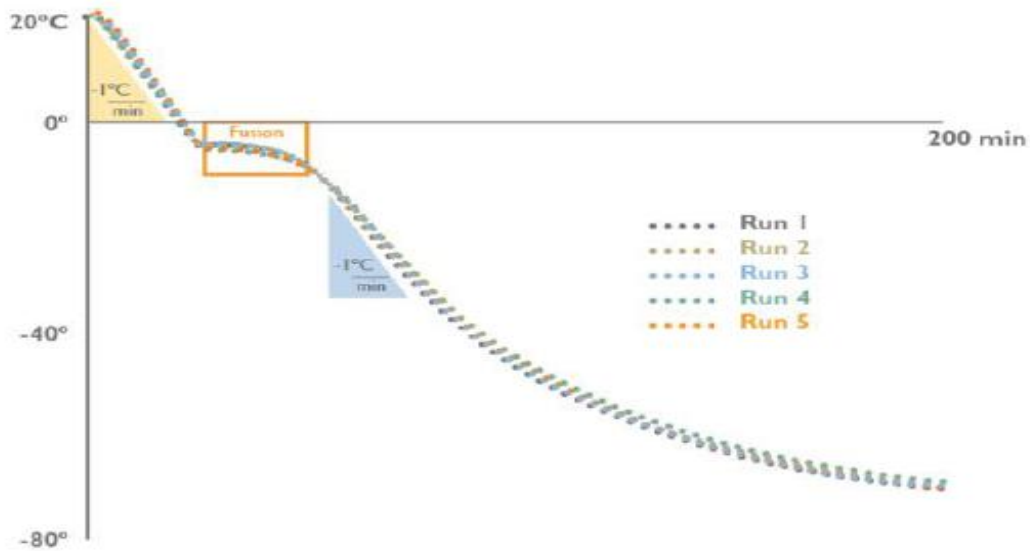

图为 12 个有加载 1ml 试管放入 iCellBox 中在 20°C 放入 -80°C 冰箱里连续 5 次的降温曲线

## 使用方法

- ◆ 将闲置的 iCellBox 直接存放放于室内，用时直接装入试管后转移到 -80°C 的冰箱里面，等到用时直接将试管取出

## 注意事项

- ◆ 请使用与 iCellBox 对应的试管，否则保存结果可能会有偏差
- ◆ 放入冰箱前请保证金属圈是平躺在盒底的，且盖子是盖住的
- ◆ 放入冰箱后避免与其他物质紧挨，务必保证周围有 10cm 间隙

## 清洁与保养

- ◆ 清洁内部可用抹布擦拭，也可以用气枪吹。
- ◆ 闲置时请置于干燥与阴凉处，尽量避免 60°C 以上高温及紫外光线

[WWW.BIO-GENER.COM](http://WWW.BIO-GENER.COM)